



Papierki do oznaczeń jakościowych Indipro



Za pomocą papierków do oznaczeń jakościowych Indipro można wykryć zanieczyszczenia białkowe na powierzchniach roboczych i narzędziach, które mają kontakt z żywnością. W reakcji barwnej papierki testowe zmienia kolor z żółtego na zielony. Próg detekcji wynosi **50 µg BSA** (surowiczej albuminy wołowej). Opakowanie zawiera 60 pasków oraz odczynniki niezbędne do wykonania testu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3735	Paski do specjalnych zastosowań - Indipro	żółty - zielony	60 szt.

Opis

Papierki do oznaczeń jakościowych Indipro przeznaczone są do wykrywania **zanieczyszczeń białkowych** na powierzchniach roboczych i narzędziach, które mają kontakt z żywnością. Zwilżonym paskiem należy przetrzeć sprawdzaną powierzchnię, a następnie nanieść kroplę odczynnika na pole testowe. Zmiana koloru papierka testowego **z żółtego na zielony** wskazuje na obecność resztek białka. Próg detekcji wynosi **50 µg BSA** (surowiczej albuminy wołowej). Opakowanie zawiera 60 pasków oraz dedykowane odczynniki.