





Płyn do czyszczenia i dezynfekcji Mycoplasma-Off™

Płyn Mycoplasma-Off™ powstał na bazie alkoholi. Gotowy do użycia, stosowany do czyszczenia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju gładkich powierzchni. Ma silne działanie mykoplazmobójcze. Działa również bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Rodzaj pak. | Pojemność |
|---|---------|-----------------|--------------------------|-----------|
|  | B-6100 | Mycoplasma-Off™ | butelka ze spryskiwaczem | 1,0 l |
|  | B-6101 | Mycoplasma-Off™ | kanister | 5,0 l |

Opis

Mycoplasma Off™ umożliwia czyszczenie i dezynfekcję wszelkiego rodzaju powierzchni i urządzeń laboratoryjnych. Może być stosowany na stałych, nieporowatych materiałach. Używany na powierzchniach szafek, pojemnikach do przechowywania, zewnętrznych elementach sprzętu laboratoryjnego (np. pojemnikach z ciekłym azotem), wnętrzach inkubatorów itp.

Preparat Mycoplasma Off™ to roztwór oparty na bazie alkoholi, nie powoduje korozji i nie jest rakotwórczy. Zawiera propan-1-ol, etanol i metoksypropoksypropanol. W rezultacie nie można go stosować na powierzchniach wrażliwych na te składniki. Stosowany jako rutynowy środek zapobiegający skażeniu oraz w przypadku znanego lub podejrzanego skażenia mykoplazmą. Całkowicie eliminuje mykoplazmę z obszaru roboczego w laboratoriach mikrobiologicznych podczas hodowli komórkowych. Płyn Mycoplasma Off™ cechuje szybkość i skuteczność. Zabija mykoplazmę w ciągu kilku sekund od użycia. Działa również bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Skuteczny do zwalczania pospolitych bakterii i grzybów, takich jak: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Salmonella enterica* i *TBC*. Zgodnie z wymaganiami CEN TC 216 zabija szeroką gamę wirusów, w tym wirusy powodujące przeziębienie i grypę, HBV/HIV, Papowa, Adeno, Polio i Vaccinia viridae. Ponadto skuteczny wobec wirusów otoczkowych, w tym koronawirusa SARS-CoV-2 i adenowirusa.

Szybki i wygodny w użyciu - wystarczy dokładnie spryskać powierzchnię preparatem Mycoplasma Off™ i przetrzeć papierowym ręcznikiem. Pozostawia lekki, czysty zapach.

Gotowy do użycia roztwór Mycoplasma Off™ oferujemy w butelce o pojemności 1 l z rozpylaczem do wielokrotnego napełniania lub w 5-litrowym opakowaniu uzupełniającym.