



Akcesoria do wytrząsarek neoVortex

FOR MY LAB
neoLab[®]

Szeroka oferta akcesoriów do wytrząsarek neoVortex. Nasadki wytrząsające zwiększają wydajność i umożliwiają jednoczesne mieszanie wielu próbek. W ofercie również zapasowe nóżki do urządzenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc
	D-6030	Zapasowa gumowa nasadka wytrząsająca	próbówki o śr. do 30 mm	-
	D-6031	Uchwyt - pręt do nasadek o nr art. D-3033 do D-3037	-	-
	D-6032	Platforma uniwersalna - do nasadek o nr art. D-6033 do D-6038	-	-
	D-6033	Nasadka	próbówki o śr. 6 mm	48 miejsc
	D-6034	Nasadka	próbówki o śr. 10 mm	18 miejsc
	D-6035	Nasadka	próbówki o śr. 12 mm	12 miejsc
	D-6036	Nasadka	próbówki o śr. 16 mm	8 miejsc
	D-6037	Nasadka	próbówki o śr. 20 mm	8 miejsc
	D-6038	Uniwersalna nasadka	próbówki i fiolki o śr. do 99 mm	-
	D-6039	Zapassowe nóżki do wytrząsarek neoVortex - 4 szt.	-	-

Opis

Szeroka oferta akcesoriów do wytrząsarek neoVortex. Zwiększają wydajność i umożliwiają jednoczesne mieszanie wielu próbek w wytrząsarkach neoVortex (**D-6012**) oraz (**D-6013**).

Zapassową gumową nasadkę wytrząsającą (**D-6030**) montuje się bezpośrednio w wytrząsarce.

W celu zastosowania nasadek (**D-6033**+**D-6037**) należy posiadać również uchwyt-pręt (**D-6031**) lub platformę (**D-6032**). Są one konieczne do ich zamontowania. Na pręcie (**D-6031**) umieszcza się odpowiednią nasadkę, a następnie końcówkę pręta przykłada do gumowej nasadki wytrząsającej urządzenia. Użytkowanie nasadek z uchwytem-prętem wymaga

przytrzymywania go w wytrząsarce. Z kolei platformę (**D-6032**) montuje się bezpośrednio w wytrząsarce i na niej mocuje się właściwą nasadkę (**D-6033+D-6038**). Praca z platformą nie wymaga przytrzymywania podczas wytrząsania.

W ofercie do zakupienia również komplet zapasowych nóżek (**D-6039**). Opakowanie zawiera 4 szt.